

弊社穀粒判別器（RGQI100A）が農産物検査の一部項目（死米・着色粒・胴割粒・碎粒・白未熟粒）において、検査機として農林水産省に認められました。ご使用いただいております穀粒判別器（RGQI90A）は、農産物検査（米穀）の検査補助機ですが、本体ソフトウェアと部品交換により、RGQI100A へのバージョンアップが可能ですので、ご案内をさせていただきます。


1. バージョンアップによる注意点

バージョンアップによって農産物検査（米穀）の検査補助機の位置付けから、農林水産省が定める仕様をみたした検査機に更新します。なお、一度バージョンアップした場合、検査補助機へダウングレードすることはできません。

※今後、1年に一度の精度維持点検が必須となります。（玄米検査で使用される場合）

《改造箇所および改造内容》

- ①整列ブラシ：整列ブラシ(90A 用)を整列ブラシ(100A 用)に組替えて円盤との空隙を調整します。
- ・調整後のカバーには製造 NO.シールを貼付けますので、本体製造 NO.とセットでご使用いただくこととなります。
- ・お客様による整列ブラシ交換は出来なくなります。交換作業は、精度維持実施時に必要に応じ弊社で実施することになります。従来の整列ブラシ(90A 用)は「使用不可」と明記のうえ返却いたします。

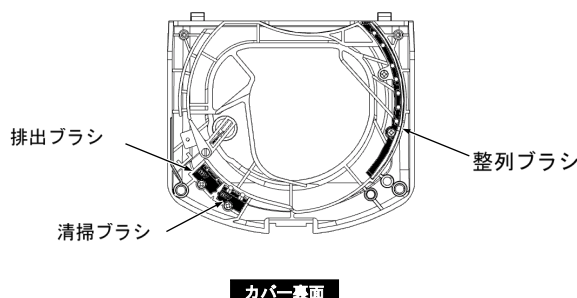

②本体プログラム：RGQI100A のプログラムに更新します。

- ・うるち玄米判別項目が以下となります。

〈RGQI100A〉

主要分類	該当小分類
整 粒	整粒
胴 割 粒	胴割粒
着 色 粒	全面着色粒 部分着色粒
碎 粒	碎粒
死 米	青死米 白死米
白未熟粒	乳白粒 基部未熟粒 背腹白粒

中分類	小分類
整 粒	整粒
胴 割 粒	胴割粒
未 熟 粒	乳白粒 基部未熟粒 背腹白粒 青未熟粒 その他未熟粒
被 害 粒	碎粒 その他被害粒
死 米	青死米 白死米
着 色 粒	全面着色粒 部分着色粒

〈RGQI90A〉 従来検査補助機

大分類	中分類	小分類
整粒	整粒	整粒
胴割粒	胴割粒	胴割粒
その他	未熟粒	乳白粒
		基部未熟粒
		背腹白粒
		青未熟粒
		その他未熟粒
	被害粒	碎粒
		その他被害粒
	死米	青死米
		白死米
	着色粒	全面着色粒
		部分着色粒



※従来の大分類が主要分類となります。

※「農検モード」設定時の死米・着色粒・胴割粒・碎粒・白未熟の5項目が農林水産省仕様に基づいた検査値となります。それ以外の数値は参考値です。

※画面表示や操作方法については RGQI100A の取扱説明書を参照してください。

③銘板およびシール類

- ・本体背面に貼付の銘板を型式「RGQI100A_MODIFIED RGQI90A」の物に貼り換えます。製造 NO.に変更はありません。また「警告ステッカー」を剥がします。
- ・本体裏面の検査補助機の認定証(青)と精度確認証(赤)を剥がします。

④取扱説明書とイエローカード

RGQI100A の物と差替えます。

《パソコン用ソフトウェアの変更》

- ・本体プログラム更新に伴い、使用できるパソコン用ソフトウェアが変更となります。
- ・「米品質管理データベースソフト」をご使用されているお客様は弊社ホームページより「米品質管理データベースソフト 2」もしくは「米品質管理データベースソフト 2+」をダウンロードおよびインストールすることで RGQI100A と通信可能となります。（但し、従来のデータを引き継いでのご使用はできません。）
- ・なお、「穀粒判別器データベースソフト」や「営農支援ソフト」では RGQI100A と通信することができません。パソコン本体の更新およびソフトウェア「米品質管理データベースソフト 2」もしくは「米品質管理データベースソフト 2+」のご購入をご検討願います。

パソコン用ソフトウェア名称	対応 OS	対応する穀粒判別器	
		RGQI100A	RGQI90A
■米品質管理データベースソフト 2、2+ 	Windows 10,11(64bit)	○ (画像受信可)	×
■米品質管理データベースソフト 	Windows 10,11(64bit)	×	○ (画像受信可)

■ 営農支援ソフト 	Windows XP,Vista,7(32bit) ※1	×	○ (画像受信不可)
■ 穀粒判別器データベースソフト 	Windows XP,Vista,7(32bit) ※1	×	○ (画像受信不可)
■ 食味管理システム 	Windows 7,8,8.1,10,11 ※1	○ (画像受信不可) ※2	○ (画像受信不可) ※3

※1 Windows XP・Vista・7・8はMicrosoft社のサポート対象外であるため動作保証は致しかねます。

※2 米粒測定器(RA)の互換モードで動作いたします。粒数比中分類のみの保存で、「農検モード」設定時の検査値は受信できません。

※3 米粒測定器(RA)の互換モードで動作いたします。粒数比中分類のみの保存で、「認定モード(大分類)」設定時の検査値は受信できません。

以上